

クリーンルームを掃除するモップなのに、滅菌済みでなくていいの？


PBioモップクロスは滅菌済み・3重包装です

- **滅菌保証レベルSAL10⁻⁶**でガンマ線滅菌済みです。(照射証明書を発行できます。)
- **3重包装**で上位の清浄グレードに持ち込む毎に外袋を取り去ることで、無菌エリアへの細菌・真菌・塵等の持ち込みを最小限に抑えます。
- **最小包装単位が10枚**で便利な使いきりサイズ。使用直前まで**滅菌バリデート**された状態を保てます。
- 多くの薬剤塗布器にお使い頂けます。

PBioモップクロスの使い方



外袋を取り除いて上の清浄グレードへ持ち込みます

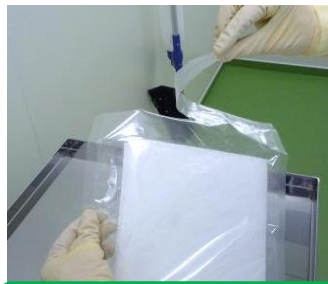

使用直前に包装を破いて1枚ずつ取り出します。



市販の薬剤塗布器のマジックテープに簡単に装着できます



薬剤を素早く吸収し、滑りよくスムーズに塗布できます。



使用後は足で抑えて簡単に取り外せます。

■ 注文情報

商品コード	品名	サイズ	入数	包装形態	価格(税別)
PB4001	PBioモップクロス	約15.5 x 32 (cm)	80枚/箱	10枚 x 2袋 x 4袋 x 1袋	¥13,000