

40種類以上の病原体遺伝子を検出

網羅的病原微生物遺伝子検査 受託サービスのご案内

【特長】

- 核酸増幅試験（NAT）による高感度な検出
- ヒト培養細胞や全血、その他体液（髄液等）から測定
- 測定項目は40種類以上のヒト感染性ウイルス、細菌、真菌、原虫、マイコプラズマ等から自由にご選択
- 網羅的な試験をリーズナブルな価格で実現



網羅的病原微生物遺伝子検査受託サービス



検査対象の種類に応じて、AからDの4つの基本コースをご用意しております
尚、個々のウイルス、及びご希望の組み合わせでの検査も可能ですので、ご相談ください
また、他にも可能な検査項目がございますので、別途ご相談ください

Retro Virus	A	B	C	D
ヒト免疫不全ウイルス1型 (HIV1)	●	●		
ヒト免疫不全ウイルス2型 (HIV2)	●	●		
成人T細胞白血病ウイルス1型 (HTLV1)	●	●		
成人T細胞白血病ウイルス2型 (HTLV2)	●	●		
RNA Virus				
C型肝炎ウイルス (HCV)	●	●		
DNA Virus				
B型肝炎ウイルス (HBV)	●	●		
Epstein Barr Virus (EBV)	●	●	●	
サイトメガロウイルス (CMV)	●	●	●	
ヒトパルボウイルスB19 (ParvoB19)	●	●	●	
単純ヘルペスウイルス1型 (HSV1)	●		●	
単純ヘルペスウイルス2型 (HSV2)	●		●	
水痘・帯状ヘルペスウイルス (VZV)	●		●	
ヒトヘルペスウイルス6型 (HHV6)	●		●	
ヒトヘルペスウイルス7型 (HHV7)	●		●	
ヒトヘルペスウイルス8型 (HHV8)	●		●	
アデノウイルス (ADV)*	●		●	
ヒトポリオーマJCウイルス (JCV)	●		●	
ヒトポリオーマBKウイルス (BKV)	●		●	
ヒトパピローマウイルス (HPV) **	●			
Mycoplasma				
マイコプラズマ***	●	●		●
	A	B	C	D

* 検出できる血清型: 1-3, 5-8, 10-12, 16, 17, 19, 21, 28, 31, 34, 40, 48

** 検出できる遺伝子型: 16, 18, 45

*** 検出できるマイコプラズマ: *Mycoplasma hominis*, *M. pneumoniae*, *M. buccale*, *M. orale*, *M. salivarium*, *M. fermentans*, *Ureaplasma urealyticum*, *Acholeplasma laidlawii*, *M. hyorhinae*

※同定には別途費用がかかります。

※測定データは研究用としてご提供いたします。

※他にも測定可能な検査項目がございます。


結核菌、緑膿菌などの細菌類、アスペルギルス、カンジダ、クリプトコッカスなどの真菌類も測定しています。ご希望の方はお問い合わせください。

※価格・内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

【納期】

検体受領後、約5営業日でメールにて結果を送付します。
ご希望に応じて、「速報」をお出しすることも可能です。

【ご依頼の流れ】

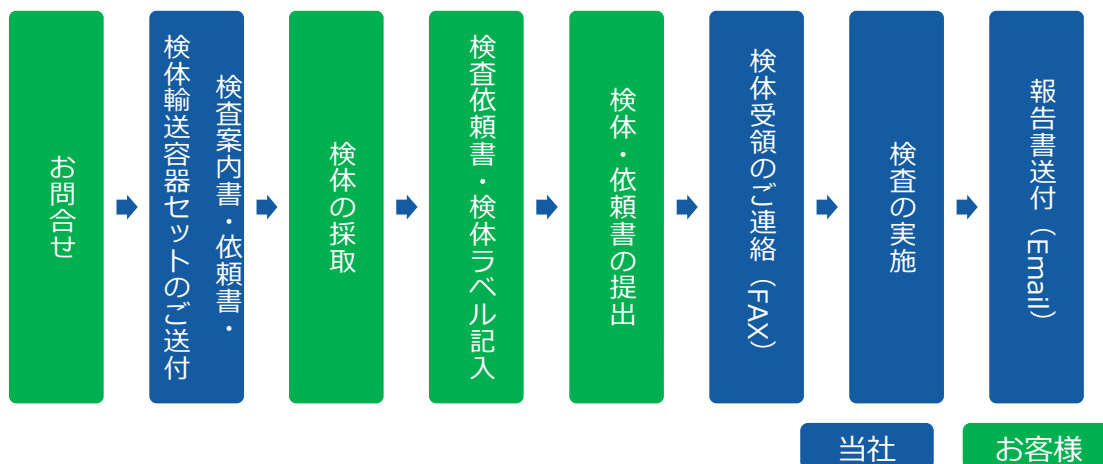

- ◆ 検査をご希望の方は、お電話（03-6380-7821）または、メール（info@pharmabio.co.jp）にてお問い合わせください。詳しい検査案内書、検査依頼書、検体輸送容器セットなどを送付させていただきます。
- ◆ 検体の採取方法 ※詳しくは検査案内書をお読みください。
 - 培養細胞の場合
 1. 1×10^6 個の細胞を1.5mLスクリーキャップチューブに回収
 2. 5分間遠心（約1500rpm）
 3. ピペットにて上清を慎重に除去してください。
 4. チューブ底の細胞ペレットを軽くタッピングでほぐしてください。
 5. RNA later を 50 μ L添加
 6. さらにタッピングで懸濁
 7. フラッシュ遠心で飛散した液をチューブ底に落してください。
 8. 【15日以内に提出される場合】4℃で保存してください。
【長期保存される場合】4℃で一晩インキュベート後-20℃以下で保存してください。
 - 全血の場合
7mLの全血をEDTA加真空採血管に採取し、クール（冷蔵）便で発送してください。
※Cセットのみの場合は5mLで結構です。※ヘパリン加真空採血管は使用できません。

◆ お問い合わせ先

ファーマバイオ株式会社 東京支店
〒135-0064
東京都江東区青海二丁目7-4
the SOHO #804
TEL: 03-6380-7821
Email: info@pharmabio.co.jp

◆ 検体送付先

ファーマバイオ株式会社
本社・研究開発センター
〒451-0025
愛知県名古屋市西区上名古屋四丁目14-17
ウイルス・微生物検査室
TEL: 052-508-5701

※検査内容・価格等に関するお問い合わせは東京支店へお願いいたします。



PharmaBio
Enabling Advanced Therapies

ファーマバイオ株式会社
本社・研究開発センター
ウイルス・微生物検査室
〒451-0025
名古屋市西区上名古屋4丁目14番17号

東京支店
〒135-0064
東京都江東区青海二丁目7-4 the SOHO #804
TEL: 03-6380-7821 FAX: 03-6380-7822
E-mail: info@pharmabio.co.jp
URL: <http://www.pharmabio.co.jp>